

# 岛津 LabSolutions DB 工作站系统 安装准备条件

尊敬的用户：您好！为了能够及时、顺利地安装工作站系统，请您协助确认以下事项。以下各项内容准备好后，请在“确认栏”中打勾，在附页填写完整的用户信息并回复给我们。因用户条件准备不充分一次安装未完，再次上门服务时，我公司将适当收取差旅费。非常感谢您的配合！

岛津企业管理（中国）有限公司

# 1. 前言

为了能够顺利地完成任务所购入的 LabSolutions DB 系统的安装工作，本安装准备条件书归纳了必须事先由用户准备的事项。

敬请用户留意本文书内容，在软件到货之前落实完成，以便软件顺利安装。以使系统保持稳定，能够实现高可靠性的分析以及长期使用。

## 2. 安装条件

### 2.1 实验室环境

为了正确安全地运行系统，务请阅读并确认以下有关安装方面的注意事项。

#### 2.1.1 环境要求

No.	确认内容	确认
1	工作环境温度范围：18~28℃	
2	工作环境湿度范围：40%~70%	
3	温度变化率：<5℃/h 不得凝霜	
4	电源电压范围：220V±10%	
5	电源频率范围：50Hz±0.5Hz	

#### 2.1.2 UPS 不间断电源系统

推荐配置 UPS（不间断电源），如果不配 UPS，当遇突然停电时可能会导致软件故障，数据库损坏。

#### 2.1.3 计算机管理要求

No.	确认内容	确认
1	版本：Window 7 SP1 专业版/Win10 Pro	
2	语言选择（简体中文版 / 英文版）	
3	电脑配置确认 CPU： _____ 内存： _____ 硬盘： _____	
4	是否安装杀毒软件	
5	备份软件	

## 3. PC 推荐配置

### 【推荐 PC 配置】:

CPU: Intel Core i5 2.5GHz 以上

内存: 4G 以上

硬盘：500GB 以上

OS：正版 Window 7 SP1 专业版 64 位或 Windows 10 专业版

#### **4. 几点注意：**

- 1、推荐 64 位系统，对于 SPDM10Avp 和某些型号的 IR（如 8400S），其 SCSI 卡没有 64 位驱动程序，必须使用 32 位系统，某些 AA Wizaard 软件不支持 64 位系统，不能一一列明，具体事宜请与岛津工程师确认；
- 2、不推荐安装杀毒软件及加密软件，如因安装了此类软件而导致的问题，解决问题后将收取费用
- 3、如果需要连接非岛津品牌的仪器，请确认该仪器的固件（ROM）已升级到了最新版  
岛津工程师不提供免费升级非岛津品牌仪器固件的服务

## 附页. 用户信息

请用户亲自填写后交给本公司代表。

用 户 名： \_\_\_\_\_

地 址： \_\_\_\_\_

联系电话： \_\_\_\_\_

用户代表（联系人）： \_\_\_\_\_